

Cara Pengujian Cepat Metanil Yellow dengan Test Kit di Makanan dan Vidio Youtube Panduannya

Metanyl Yellow adalah zat pewarna sintesis berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam benzene, eter, dan sedikit larut dalam aseton. Metanil Yellow umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat serta sebagai indikator reaksi netralisasi asam – basa.

Zat ini adalah senyawa kimia dari Azo Aromatik yang dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit. Jangan mewarnai pangan dengan Metanil Yellow.

Buat anda yang merasa bingung untuk melakukan pengujian kandungan Metanyl Yellow (baik perorangan atau pihak industri), ET Labs mengeluarkan produk TEST KIT METHANYL YELLOW dengan merk 'Easy Test'. Test kit ini dirancang untuk dapat digunakan di lapangan secara mudah dan dapat digunakan untuk 50 kali pengujian.

Berapa harganya..??

HARGA SILAHKAN HUBUNGI KAMI dan anda dapat melakukan pengujian apakah suatu bahan makanan atau minuman mengandung Metanyl Yellow atau tidak. Harga belum termasuk ongkos kirim..!!.



Berikut adalah cara pengujian cepat kandungan boraks pada bahan makanan baik bahan uji berupa padatan (cth. ikan, daging, tahu, mie, dll.) atau cairan. Untuk pengujian kandungan formalin pada bahan uji tertentu, silahkan ikuti tahapan pengujian berikut ini,

1. Lumatkan bahan yang akan diuji dengan digerus atau blender (jika perlu tambahkan sedikit air).
2. Ambil 1 sendok makan (sekitar 20 gram) dan tambahkan 2 sendok makan air mendidih (± 10 ml). Aduk sampai tercampur rata dan biarkan mengendap.
3. Ambil 1 sendok makan airnya saja (± 5 ml) ke dalam botol uji (atau tabung reaksi) dan tambahkan 4 tetes REAGENT A dan 4 tetes REAGENT B. Kocok sekitar 1 menit lalu amati perubahan warna yang terjadi.
4. Jika terbentuk warna merah jambon (merah keunguan, akan menjadi ungu pekat jika kandungan senyawa banyak) atau warna pink maka bahan yang diuji positif mengandung Metanyl Yellow.

NOTE: Jika bahan yang diuji berupa cairan, tahapan prosedur langsung ke no.3 dengan mengambil 5 ml bahan uji yang akan digunakan.

Untuk Anda yang masih bingung dengan panduan yang ada, berikut Vidio Youtube Cara Pengujian Cepat bahan berbahaya di Makanan yang dapat Anda lihat sebagai panduan praktisnya. Vidio cara penggunaan test kit dapat dilihat di Youtube dengan link sebagai berikut,

1. Test Kit Formalin ==> <https://www.youtube.com/watch?v=DwRbGzXp6E4>
2. Test Kit Boraks ==> <https://www.youtube.com/watch?v=IY9PIHbAov8>
3. Test Kit Metanil Yellow ==> <https://www.youtube.com/watch?v=gBglbY0ct4c>
4. Test Kit Rgodamine B ==> <https://www.youtube.com/watch?v=cPDOHbcvNow>

-----oooOooo-----

CV. ET Group - Indonesia memproduksi beberapa test kit analisis mutu pangan bermerk Easy Test dengan jenis varian antara lain Test Kit Formalin, Test Kit Boraks, Test Kit Methanil Yellow, Test Kit Rhodamine B, Test Kit Mutu Pangan 4 Varian, Test Kit Formalin Paket Industri, TEST KIT MUTU PANGAN 4 VARIAN (PAKET INDUSTRI), Test Kit Sianida, Test Kit Peroksida, Test Kit Hipoklorit (Kaporit), Test Kit Siklamat, Test Kit Sakarin, Test Kit Asam Salisilat, Test Kit Alkalinitas (Alkalinity), Test Kit Asam Sorbat, Test Kit Benzoat, Test Kit Oksalat (Oxalate), Test Kit Tiosianat (Thiocyanate), Test Kit Nitrit, Test Kit Iodat, Test Kit Oksalat, Test Kit Bromate dan macam-macam test kit lainnya

Informasi dan Pemesanan

Email : easy4test@yahoo.com / easy4test@gmail.com

Phone/ Whatsapp : 085310135381, 085779721597, 087889441075

WEBSITE RESMI CV. ET GROUP

[TEST KIT SHOP](#) | [ET GROUP BUSINESS](#) | [EASY TEST KIT INFO](#)

CV ET Group di Online Shop

**[Easy Test di TOKOPEDIA](#) | [Easy Test di BUKALAPAK](#) | [Sooper Shop di TOKOPEDIA](#) | [Sooper Shop di BUKALAPAK](#)
[ERduaBIZ di TOKOPEDIA](#) | [ERduaBIZ di BUKALAPAK](#) | [DIGIKU di TOKOPEDIA](#) | [DIGIKU di BUKALAPAK](#)
[DropTech di TOKOPEDIA](#) | [DropTech di BUKALAPAK](#) | [PITOE di TOKOPEDIA](#) | [PITOE di BUKALAPAK](#)
[RUTO in TOKOPEDIA](#) | [RUTO in BUKALAPAK](#) | [SiTOGOG di TOKOPEDIA](#) | [SiTOGOG di BUKALAPAK](#)
[Easy Test di KASKUS](#) | [Easy Test di JUALO](#) | [Easy Test di SHOPEE](#) | [Easy Test di OLX](#)
[Easy Test di CAROUSELL](#) | [Easy Test di Facebook](#)**